

## 【技術資料】LC-QMS による微量アミンの分離・検出

### 概要

アミンはアンモニアの水素原子が炭化水素基に置き換わった有機化合物であり、多様な用途で使用されています。水中の微量アミンは GC、GC-MS では検出が難しく、分析方法が限定されます。本技術資料では、高速液体クロマトグラフィー-四重極型質量分析計 (LC-QMS) による微量アミンの定性および定量についてご紹介します。

### 分析方法


各種アミンを溶解および希釈し、LC-QMS 測定を行いました。

分離モード：イオンペア逆相

### 結果

#### 1) 各種アミンの定性分析


図 1 にアミンの MS クロマトグラムを示します。検出されたイオンの質量および標準物質の溶出時間から各種アミンの定性分析が可能です。

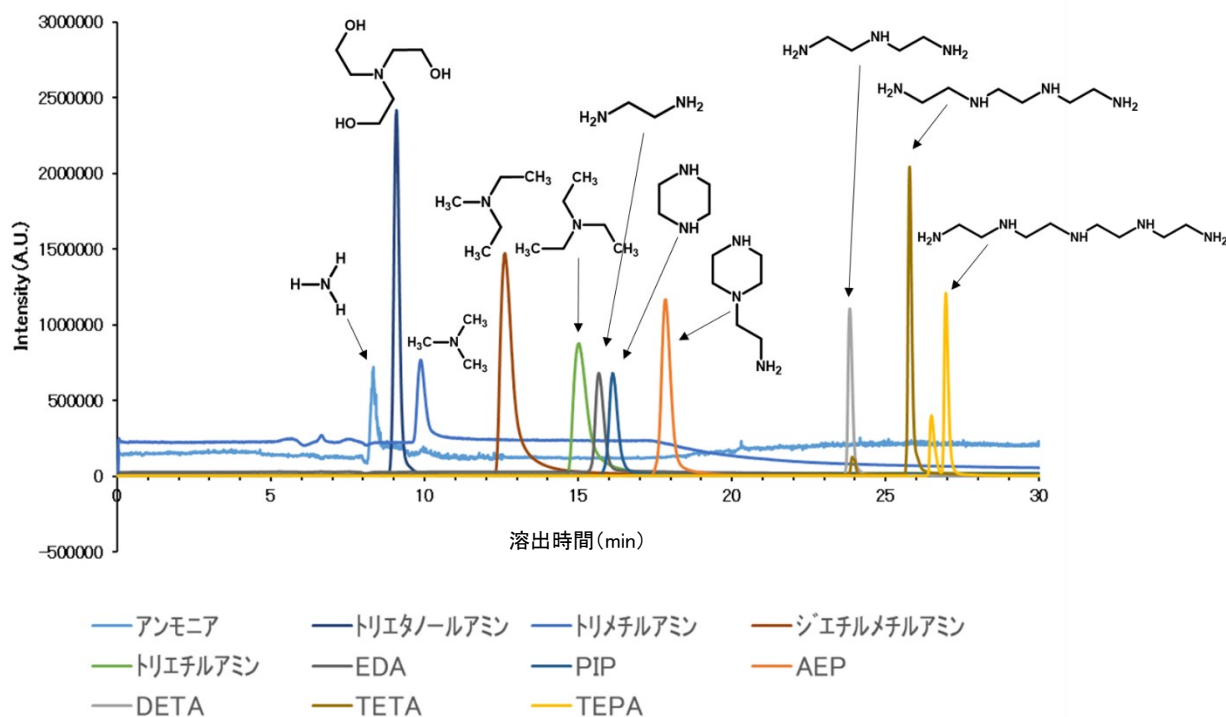

【図 1】各種アミン(アンモニア)の MS クロマトグラム

## 2) 各種アミンの定量分析

図 2 にトリエタノールアミンの MS クロマトグラムと検量線を示します。定量分析では感度を向上させるため、SIM モード(目的のイオンに限定することにより、感度を向上させる分析モード)で測定しました。濃度 1 ppb においてもピークが明瞭に検出され、ppb オーダーで良好な検量線が得られました。

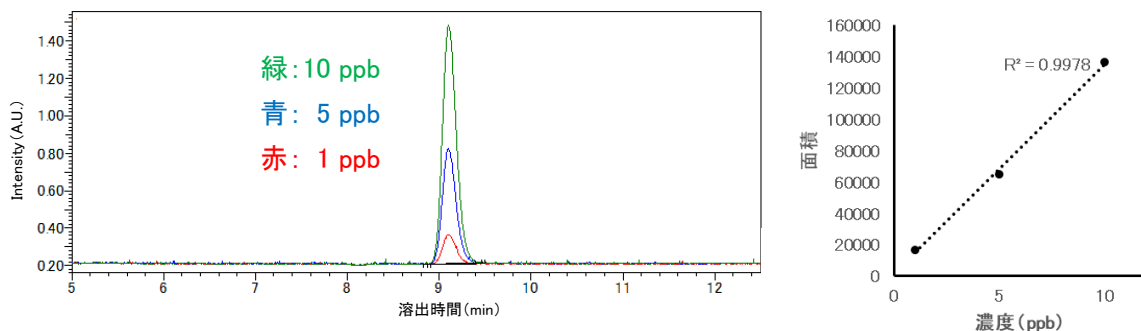

【図 2】トリエタノールアミンの MS クロマトグラム(SIM)と検量線

【表 1】各種アミンと定量下限の目安

成分	定量下限(測定液)	成分	定量下限(測定液)
ジエチルメチルアミン	1ppb	アミノエチルピペラジン (AEP)	1ppm
トリエタノールアミン	1ppb	ジエチレントリアミン (DETA)	1ppm
トリエチルアミン	10ppb	トリエチレンテトラミン (TETA)	1ppm
トリメチルアミン	50ppb	テトラエチレンペンタミン (TEPA)	1ppm
エチレンジアミン (EDA)	500ppb		

## まとめ

LC-QMS を用いて各種アミンの定性および定量分析(ppb~ppm オーダー)が可能です。分離に HPLC を用いることで、GC では検出困難であった工業排水等、水中の微量アミンの定量に有効と考えられます。

適用分野:SDGs関連、環境分析、化粧品、食品、その他有機製品

キーワード:LC-MS、HPLC、第一級アミン、第二級アミン、第三級アミン