

## 【技術資料】ATR-FTIR 法による紙箱の機能性要因解析

### 概要

ATR(Attenuated Total Reflection)-FTIR 法は、試料表面の赤外吸収スペクトルを測定する分析法です。本手法は、固体・液体・ペーストなど幅広い試料に適用でき、試料表面の深さ数ミクロン程度の情報が得られます。本技術資料では、パッケージ印刷された紙箱の表面光沢と剛性を得る要因を、ATR-FTIR 法で解析しました。


### 分析方法・分析装置

紙箱を斜めに薄くスライスして、紙箱の外側／中間／内側を ATR-FTIR 法で測定しました。


装置 IRSpirit-L + QATR-S

ATR セル ダイヤモンド

測定波数 4000 - 400  $\text{cm}^{-1}$

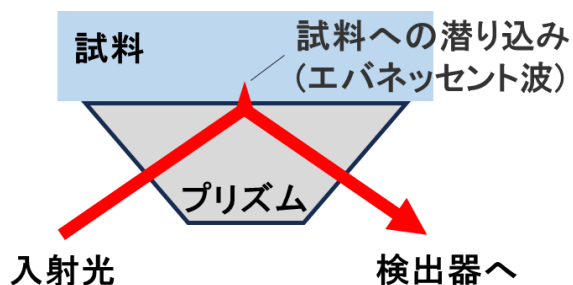

【図 1】ATR-FTIR 法の原理

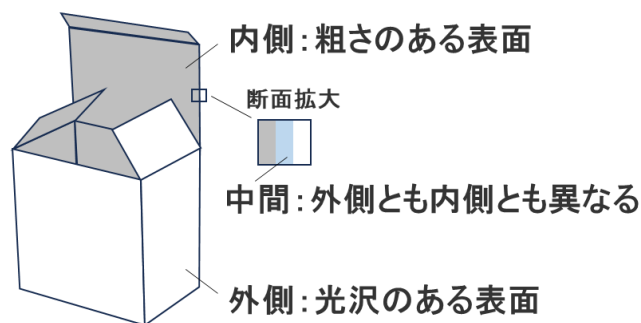


【図 2】分析試料


### 結果

紙箱 3 カ所の ATR-FTIR スペクトルを図 3～5 に示します。分析結果より下記成分の存在が推定されました。


- 外側: 炭化水素
- 中間: セルロース
- 内側: 炭酸カルシウム系鉱物

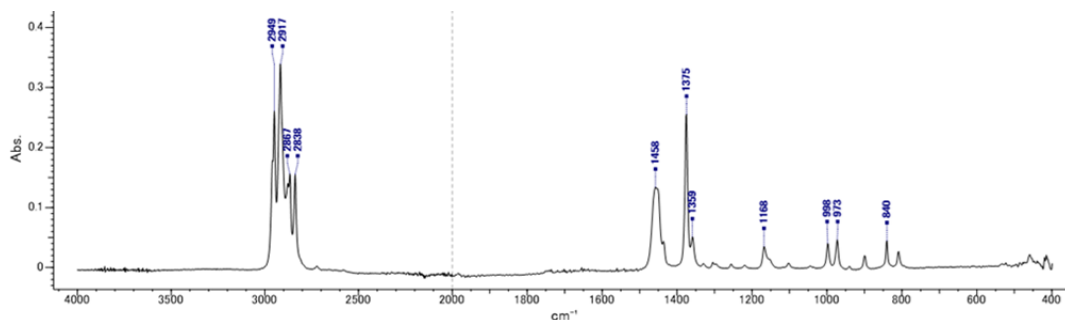

【図 3】紙箱外側の ATR-FTIR スペクトル

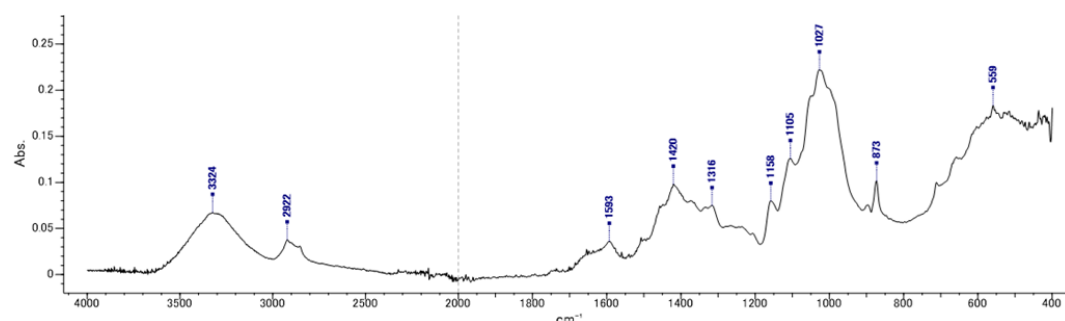

【図 4】紙箱中間の ATR-FTIR スペクトル

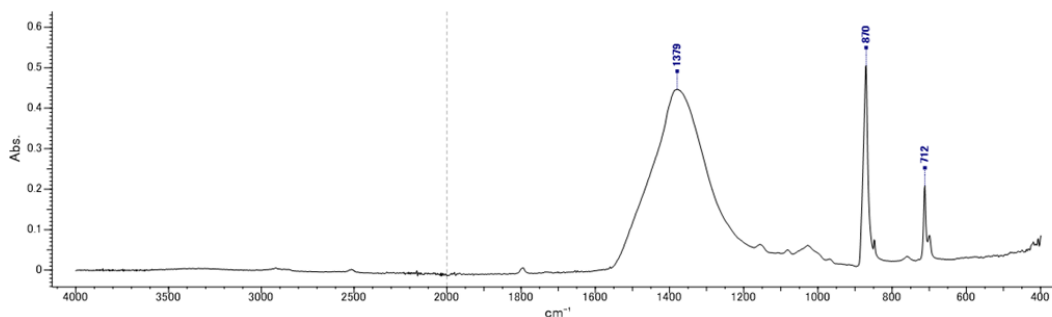

【図 5】紙箱内側の ATR-FTIR スペクトル

## まとめ

ATR-FTIR スペクトルより、パッケージ印刷された紙箱の表面光沢と剛性を得る要因は、外側の炭化水素の被覆と内側の炭酸カルシウム系鉱物の混練と考えられます。本技術資料のように試料切断面を ATR-FTIR 法で分析することで、材料の特徴を解析可能です。

適用分野：高分子材料、有機材料、無機材料

キーワード：赤外吸収スペクトル、官能基解析、表面分析、スケール分析